


XTCam-D300 설치 매뉴얼

1. 보안키를 컴퓨터에서 분리한 후, XTMeasureTM, ImagePartnerTM 등의 사람소프트에서 제작한 프로그램을 Install한다→ 보안키를 컴퓨터에 연결한다.
2. [CD→ Acquisition 폴더→ XTCam-D300폴더]에 있는 Setup.exe를 실행한다.
3. 설치언어를 선택하고, 아래처럼 설치한다.

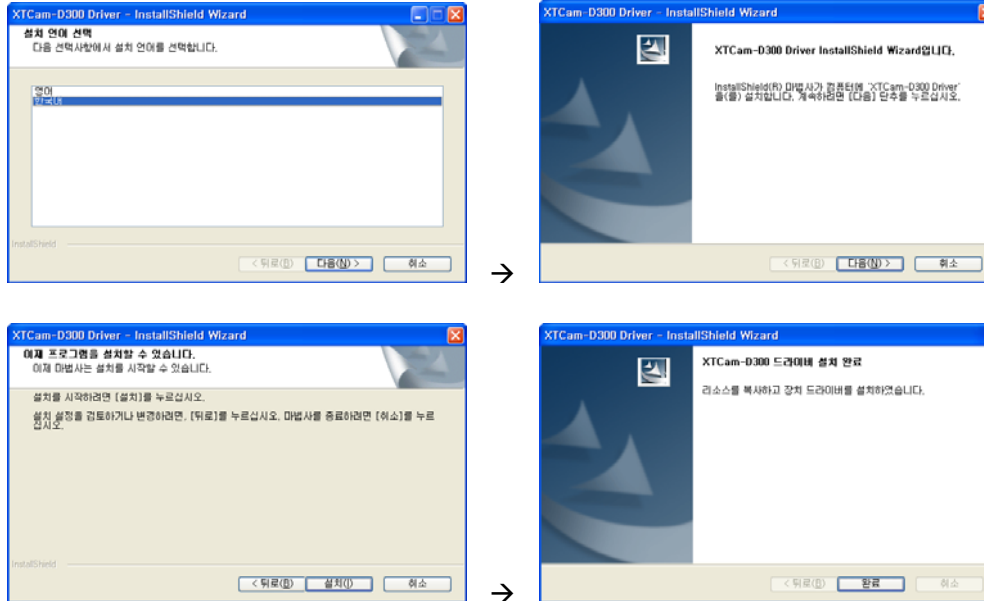

4. XTCam-D300의 USB cable을 컴퓨터에 연결 → [새 하드웨어 검색 마법사 시작] 창이 나타남 → [소프트웨어 자동으로 설치]를 선택하고 [다음]버튼을 클릭 → [마침]을 클릭.

〈참고〉 [장치관리자→범용 직렬 버스 컨트롤러]에서 [XTCam-D300]이 나타남

5. ImagePartner 등의 프로그램 메뉴의 [Acquisition] 메뉴의 [Select Acquisition] 명령어를 클릭하고 이미지획득장치를 [XTCam-D300]으로 선택함
6. ImagePartner 등의 프로그램 메뉴의 Acquisition 메뉴의 [SetUp Acquisition] 명령어를 클릭하여 사용자가 원하는 임의의 상태로 카메라상태를 설정함